

شیکر ارلن و بالن

شیکر ارلن و بالن قابل استفاده در آزمایشگاههای مختلف برای حل کردن بعضی از مواد و مخلوط کردن و یا اکسیژن دهی در موارد کشت میکروبی مایع که قدرت تکثیر باکتری را در زمان کوتاه بالا میبرد.

شیکر ارلن دارای حرکت اوربیتالی مدل TAT2

شیکر ارلن و بالن برای ۹ عدد ارلن 250ml و یا ۴ عدد ارلن 500ml با قابلیت بارگذاری تا 2Kg طراحی شده است

شیکر ارلن در دو نوع دیجیتالی و آنالوگ قابل ارائه میباشد.

سرعت دستگاه 50-250RPM با نمایشگر دور

دیجیتالی (در مدل های دیجیتالی) و در نوع آنالوگ دارای

دو ولوم تنظیم سرعت و زمان با تایمر ۱۵ دقیقه و یا

دائم کار است

بدنه دستگاه تماماً از فولاد با رنگ الکترواستاتیک

وزن دستگاه: 8Kg

دایره چرخش: 20mm

ابعاد صفحه بار گذاری: 35×47

ارتفاع دستگاه با صفحه نگهدارنده ارلن: 30cm

برق دستگاه: 220V-AC تبدیل به 12V-DC و

دارای ترانس کاهنده ولتاژ برای ایمنی بیشتر

مجهز به فیوز محافظ

روش کار:

نمونه های مورد نظر را آماده کرده به دستگاه منتقل کنید ، بازوهای نگهدارنده ارلن ها دارای فوم فشرده با قابلیت جابجایی میباشد، با بستن پیچهای بازویی نگهدارنده از حرکت ارلن ها جلوگیری کنید با اینکار چرخش صفحه را بطور کامل به ارلن ها منتقل میشود.

تنظیمات دستگاه

دوشاخه را به پریز برق متصل سپس کلید پاور و بعد از آن ولومهای سرعت و تایمر را تنظیم کنید

در انتخاب محل دستگاه دقت بیشتری شود چنانچه سطح زیر دستگاه چرب و یا خیس باشد موجب حرکت

دستگاه و در نهایت افتادن دستگاه از روی میز خواهد شد

در صورت داشتن هرگونه سوال و راهنمایی در خصوص دستگاه با تماس به شماره ذیل پاسخگوی شما خواهیم بود

