

هات پلیت با همزن مغناطیسی

این دستگاه جهت حل کردن مواد در محلولهای آزمایشگاهی بصورت استریل و غیراستریل استفاده میگردد که دستگاه با ایجاد دما و حرکت مگنت قادر به این کار میباشد
در موقع استفاده از دستگاه میبایستی از توان حرارتی و قدرت مگنت آن و سرعت موتور گردون آن مطلع باشید تا بتوانید استفاده بهینه کنید

مشخصات فنی

المنت حرارتی مقاوم با توان المنت 600W

ولتاژ مصرفی 220V

رنج کنترل حرارت هیتر از $50\sim 300^{\circ}\text{C}$

دارای ترموستات حساس سنسوردار با دقت $\pm 2^{\circ}\text{C}$

دور Max-Min جهت استیرر با سرعت موتور 1800RPM

بدنه فلزی و رنگ الکترواستاتیک با پوشش مقاوم

جنس صفحه پلیت آلومینیم ریختگی

قطر صفحه پلیت 175mm

روش کار:

دستگاه آنالوگ بوده برای راه اندازی با وصل دوشاخه به پریز برق و روشن کردن کلید پاور و سپس تنظیم دور و دما دستگاه شروع بکار می نماید

تنظیم دمای دستگاه ولوم مربوطه از 0-100% میباشد که با توجه به دمای حداکثر $50-300^{\circ}\text{C}$ میتوان میزان دما تنظیم کرد
برای تنظیم میزان چرخش مگنت نیز از ولوم مربوطه استفاده کرده که آنها از 1-10 میباشد

